

FRH 200g/0,001g


Balanza Analítica



RHB 200g / 0,001g

Monitor
Tipo de pantalla: LED
Tamaño de pantalla: Frontal (85 x 20) mm Trasera (69 x 15) mm
Pantalla de dígitos: LED de 7 dígitos
Altura de dígitos: 15 mm
Especificaciones
Capacidad: 200g
División: 0,001
Tamaño del plato: Ø 115 mm
Tamaño del cuerpo: (260 x 185 x 90) mm
Material de la carcasa: Plástico
Material de la bandeja de carga: Plástico con bandeja de acero inox.
Fuente: Pila recargable y adaptador de 220-240V /AC 50Hz
Color: Blanco cremoso en la parte superior, azul oscuro en la parte inferior.

Antes de pesar

Siempre que sea posible permita que la balanza entre en calor durante 10 minutos después de encenderla por primera vez, para que la balanza funcione correctamente y precisión.
Mensajes de error: Err-O: Sobrecarga  : Batería baja
Cuando la señal de recargalo indique, cargue la batería inmediatamente. Cuando el color de la luz indicadora cambie de naranja a verde, la recarga habrá terminado. Normalmente el tiempo de carga es de unas 6 a 8 horas.
Es posible que se requiera calibrar antes de pesar.
Primero lea "Calibración" y si es necesario, calibre su balanza para un pesaje preciso.
Procedimiento de pesaje
1) Presione (ON/OFF) para encender la balanza
Cuando se enciende, todos los segmentos de la pantalla aparecen en el LED durante unos segundos y finalmente aparece "0".
2) Seleccione la unidad de medida con (UNIT)
Presione (UNIT) para seleccionar la unidad de medida: g, tola. Una vez seleccionada la unidad de medida, esta se mostrará en el valor del peso.
3) Comenzar a pesar
- Si no usa un contenedor para pesar: verifique que la lectura sea "0". Si no presione (ZERO) para mostrar "0". Coloque lo que va a medir en la plataforma de pesaje. Cuando la lectura se estabilice, se muestran los indicadores estables.
- Si utiliza un recipiente para pesar: coloque un contenedor vacío en la plataforma. Espere a que se muestre el indicador de estabilidad y presiones (TARE). Coloque los objetos a pesar en el contenedor. Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el indicador estable.
Modo Calibración
Presione ON/OFF para encender la balanza, Para ingresar al modo calibración presione (ZERO), a pantalla mostrará CAL y presiones (ZERO) nuevamente y le indicará el peso a calibrar.