

# FRH2000 2000g/0,01g


## Balanza Analítica



### RHB 2000g / 0,01g

<b>Monitor</b>
Tipo de pantalla: LED
Tamaño de pantalla: Frontal (85 x20) mm Trasera (69 x15) mm
Pantalla de dígitos: LED de 7 dígitos
Altura de dígitos: 15 mm
<b>Especificaciones</b>
Capacidad: 2000g
División: 0,01
Tamaño del plato: Ø 115 mm
Tamaño del cuerpo: (260 x 185 x 90) mm
Material de la carcasa: Plástico
Material de la bandeja de carga: Plástico con bandeja de acero inox.
Fuente: Pila recargable y adaptador de 220-240V /AC 50Hz
Color: Blanco cremoso en la parte superior, azul oscuro en la parte inferior.

### Antes de pesar

Siempre que sea posible permita que la balanza entre en calor durante 10 minutos después de encenderla por primera vez, para que la balanza funcione correctamente y precisión.
Mensajes de error: Err-O: Sobrecarga  : Batería baja
Cuando la señal de recarga .....lo indique, cargue la batería inmediatamente. Cuando el color de la luz indicadora cambie de naranja a verde, la recarga habrá terminado. Normalmente el tiempo de carga es de unas 6 a 8 horas.
Es posible que se requiera calibrar antes de pesar.
Primero lea "Calibración" y si es necesario, calibre su balanza para un pesaje preciso.
Procedimiento de pesaje
<b>1) Presione (ON/OFF) para encender la balanza</b>
Cuando se enciende, todos los segmentos de la pantalla aparecen en el LED durante unos segundos y finalmente aparece "0".
<b>2) Seleccione la unidad de medida con (UNIT)</b>
Presione (UNIT) para seleccionar la unidad de medida: g, tola. Una vez seleccionada la unidad de medida, esta se mostrará en el valor del peso.
<b>3) Comenzar a pesar</b>
- Si no usa un contenedor para pesar: verifique que la lectura sea "0". Si no presione (ZERO) para mostrar "0". Coloque lo que va a medir en la plataforma de pesaje. Cuando la lectura se estabilice, se muestran los indicadores estables.
- Si utiliza un recipiente para pesar: coloque un contenedor vacío en la plataforma. Espere a que se muestre el indicador de estabilidad y presiones (TARE). Coloque los objetos a pesar en el contenedor. Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el indicador estable.
<b>Modo Calibración</b>
Presione ON/OFF para encender la balanza, Para ingresar al modo de calibración presione (ZERO), a pantalla mostrará CAL y presiones (ZERO) nuevamente y le indicará el peso a calibrar.